

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	«Петритест™ (Жидкость МКБ)» - пластиковые контейнеры с питательными микробиологическими средами для экспресс-анализа.
Производитель	Научно-производственное объединение «Альтернатива»
Описание	Продукция – представляют собой пластиковые контейнеры с завинчивающейся крышкой, с внутренним дном конической формы и юбкой устойчивости. Контейнер снабжен полем, на котором делаются необходимые отметки о собранном материале и наполнен готовой питательной средой на основе среды MRS модифицированной ростовыми и хромогенными добавками формуляция которых является собственностью НПО «Альтернатива». Упаковка - 11 шт. + 1 буфер. Транспортная тара – гофрокороб на 10 упаковок.
Нормативная документация	ТУ 2643-012-37794199-2016
Особенности применения	Тест предназначен для быстрого (4-24 ч.) выявления присутствия кисломолочных бактерий в жидких продуктах питания. Система специально разработана для использования на пищевых производствах.
Специфические свойства	Ускоренное (до 4 часов) определение наличия/отсутствия микроорганизмов в образце.
Способ применения	Порядок использования «Петритест™ (Жидкость МКБ)» указан в инструкции, представляемой вместе с товаром ¹ .
Оценка результатов	Среда изменила цвет с фиолетового на желтый и помутнела, результат интерпретируется как положительный (лактобактерии в жидкости присутствуют). Цвет среды не изменился, результат интерпретируется как отрицательный (лактобактерии в жидкости отсутствуют).
Форма выпуска	Пластиковые контейнеры в упаковке по 11 штук + 1 буфер. Транспортная тара - гофрокороб на 10 упаковок.
Условия хранения	При температуре +2 - +6°C в защищенном от света месте. Производителем допускается хранение и транспортировка изделия при повышенных температурах до 30°C на срок не более 14 суток без потери качества и потребительских свойств.
Утилизация	Как и все системы для тестирования микроорганизмов. «Петритесты™ (Жидкость МКБ)» после использования могут содержать жизнеспособные бактерии. Следуйте стандартным методам инактивации и утилизации биологического материала с использованием автоклавирования либо с использованием дезинфицирующих средств с соответствующими режимами применения.
Срок годности	12 месяцев (при +2 до +6°C) с даты изготовления. Дата/номер изготовленной партии указаны на упаковке.



Получено с официального сайта
НПО «Альтернатива»

Подтверждено электронной цифровой подписью
НПО «Альтернатива»

¹ Если после внесения продукта среда сразу изменила цвет, то в неё необходимо добавить несколько капель буферного раствора, поставляемого в комплекте со средой.